

วิธีนำส่งจุลินทรีย์เพื่อฝากเก็บรักษา

ฝากแบบ Patent deposit

1. เอกสาร

ลงนามในฟอร์มฝากจุลินทรีย์แล้วส่งพร้อมกับจุลินทรีย์

2. จุลินทรีย์

2.1. ส่งแบบระเหิดแห้ง (Freeze-dried cultures) หรือระเหยแห้ง (Liquid-dried cultures)

2.1.1. ระบุรหัสจุลินทรีย์และวันที่เก็บรักษาบนหลอดชัดเจน

2.1.2. ฝาก 9 หลอดต่อจุลินทรีย์ 1 ตัวอย่าง

2.1.3. บรรจุหลอดจุลินทรีย์ในหลอดพลาสติกหรือซองพลาสติกที่ปิดสนิท แล้วห่อด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนบรรจุในกล่องกระดาษ (ไม่ควรบรรจุในซองกระดาษ) จุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน Risk Group 2 ต้องบรรจุและส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวอนามัยหรือ IATA Dangerous Goods Regulations

2.1.4. นำส่งโดยใช้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ หรือส่งด้วยตนเอง

2.2. ส่งแบบพร้อมเก็บแบบแช่แข็ง (สำหรับจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถเก็บรักษาแบบระเหิดแห้งหรือระเหยแห้ง)

2.2.1. ระบุวันที่เก็บรักษาและรหัสจุลินทรีย์บนหลอดชัดเจนตรงตามฟอร์มฝากจุลินทรีย์ ฉลากต้องพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น แล้วใช้ Sealing film หรือเทปใสพันรอบฉลากเพื่อป้องกันฉลากหลุดเมื่อเก็บในตู้แช่แข็งหรือไนโตรเจนเหลว

2.2.2. ฝาก 11 หลอดต่อจุลินทรีย์ 1 ตัวอย่าง

2.2.3. ผู้ฝากควรส่งหลอดจุลินทรีย์ให้ถึง TBRC ภายในวันเดียวกับวันที่เตรียมจุลินทรีย์ใส่หลอดจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน Risk Group 2 ต้องบรรจุและส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวอนามัยหรือ IATA Dangerous Goods Regulations