

## วิธีนำส่งไวรัสเพื่อฝากเก็บรักษา

### ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ

#### 1. เอกสาร

ลงนามในฟอร์มฝากไวรัสแล้วส่งพร้อมกับไวรัส

#### 2. ไวรัส

2.1. ส่งแบบพร้อมเก็บแบบแช่แข็ง

2.2. ระบุชื่อไวรัสและวันที่เก็บรักษาบนหลอดชัดเจน ฉลากต้องพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น แล้วใช้ Sealing film หรือเทปใสพันรอบฉลากเพื่อป้องกันฉลากหลุดเมื่อเก็บในตู้แช่แข็งหรือไนโตรเจนเหลว

2.3. ฝาก 5-10 หลอดต่อไวรัส 1 ตัวอย่าง

2.4. ในระหว่างการขนส่งจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส ไวรัสที่จัดอยู่ใน Risk Group 2 ต้องบรรจุและ ส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีววิทยหรือ IATA Dangerous Goods Regulations

#### 3. ไพรเมอร์

3.1. บรรจุไพรเมอร์ในหลอดที่มีฝาปิดสนิท และพันทับฝาด้วยแผ่นพาราฟิน

3.2. ระบุชื่อและความเข้มข้นไพรเมอร์บนหลอดชัดเจน

3.3. ต้องส่งหลอดไพรเมอร์พร้อมกับไวรัส